



ABKLATSCHTEST - BESCHREIBUNG

1. Waschen Sie sich die Hände oder verwenden Sie neue Einweghandschuhe um Kontaminationen der Teststreifen zu verhindern.
2. Öffnen Sie die Plastiktasche und entnehmen Sie den Test. Öffnen Sie die Testverpackung und entnehmen Sie den Teststreifen ohne das Medium zu berühren.
3. Drücken Sie den Teststreifen mit der Mediumseite auf die zu beprobende Oberfläche.
4. Geben Sie den Teststreifen in die Testverpackung zurück und verschließen Sie das Ganze mit dem beiliegenden Plastikschieber oder mit einem Klebeband. Verstauen Sie die Verpackung in der mitgelieferten Plastiktasche. Verwenden Sie jeweils für eine Teststreifenverpackung eine Plastiktasche.
5. Senden Sie die Teststreifen in einem Kuvert per Post zu uns.
6. Vergessen Sie nicht das beiliegende Probenahmeblatt auszufüllen und senden Sie es mit den Proben zu uns.
7. Nach Inkubation und Auswertung erhalten Sie per email den Analysebericht.

Bei Fragen rufen Sie uns bitte einfach an: +43 1 6064595

ECOWORK Peikert & Strauss GmbH

